

ECOCELL, DUROCELL VENTICELL, STERICELL INCUCELL, INCUCELL V, FRIOCELL



сушка инкубация стерилизация с новым объемом 22 л



... ЭКОНОМИТ время
и электроэнергию

... ВЫСОКИЙ комфорт обслуживания

- новая конструкция камеры с одинарным корпусом
- наружная ширина только 41 см – поместится на любом столе, вместимость до 4 полок, несущая способность ок. 30 кг
- высокая тепловая однородность благодаря уникальной системе движения воздуха
- с современной управляющей автоматикой, обеспечивающей выполнение самых строгих требований к качеству, быстродействию, простоте обслуживания и надежности
- мощная система, обеспечивающая ускоренный разогрев и короткое время восстановления режима
- внутренняя камера из качественной нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304)
- новый эргономически оптимальный способ открывания двери
- интерфейс RS 232 для подключения ПК или принтера для документации процессов
- простая манипуляция благодаря облегченной конструкции
- два варианта основного оснащения – стандартная линия и комфортная линия (кроме STERICELL, FRIOCELL)
- широкий набор оригинального оснащения и аксессуаров по выбору
- высокое качество изготовления

Идеальный аппарат для:

- лабораторий
- стоматологических и других специализированных медицинских учреждений
- татуировочных, косметических салонов и парикмахерских
- учебных заведений и промышленности



охраняем здоровье людей

Качество и точность, отвечающие самым высоким требованиям

Теплообмен

- С естественной циркуляцией
 - сушилки ECOCELL, DUROCELL
 - инкубатор INCUCELL
- С принудительной циркуляцией (с вентилятором)
 - сушилка VENTICELL
 - инкубатор INCUCELL V
 - горячевоздушный стерилизатор STERICELL
- С принудительной циркуляцией воздуха и охлаждением
 - инкубатор FRIOCELL

Диапазон температур

ECOCELL

от 5 °С выше т-ры окр. среды до 250 °С

DUROCELL

от 5 °С выше темп-ры окр. среды до 125 °С

VENTICELL

от 10 °С выше т-ры окр. среды до 250 °С/300 °С

STERICELL

от 10 °С выше т-ры окр. среды до 250 °С

INCUCELL

от 5 °С выше т-ры окр. среды до 70 °С/99,9 °С

INCUCELL V

от 10 °С выше т-ры окр. среды до 70 °С/99,9 °С

FRIOCELL

от 5 °С до 70 °С

Соответствие

европейским стандартам

Аппараты ECOCELL, DUROCELL, VENTICELL, INCUCELL, INCUCELL V, FRIOCELL

удовлетворяют требованиям инструкций

ЕС № 89/336/ЕС; 73/23/ЕС.



Аппарат STERICELL удовлетворяет также требованиям инструкции ЕС № 93/42/ЕЕС.



Регулирование и оснащение

Простое и удобное обслуживание, логически упорядоченные элементы обслуживания и контроля на панели управления, имеющей форму улыбки.



Основные технические параметры

Наружные размеры (ширина x высота x глубина)		
Стандартная линия	406 x 604 x 580 мм	
Комфортная линия	406 x 604 x 560 мм	
Комфортная линия FRIOCELL	406 x 605 x 560 мм	
Внутренние размеры		
тип	объем	размеры
ECOCELL	22 л	240 x 295 x 320мм
DUROCELL	22 л	240 x 295 x 320мм
VENTICELL	22 л	240 x 295 x 320 мм
STERICELL	22 л	240 x 295 x 320 мм
INCUCELL	22 л	240 x 295 x 320 мм
INCUCELL V	22 л	240 x 295 x 320 мм
FRIOCELL	22 л	244 x 296 x 307мм
Диаметр вентиляционного патрубка (наружный/внутренний)		
		52/49 мм
Масса	30 кг	
Электр. параметры	230 В, 50/60 Гц, 900 Вт	

Изменения конструкции и исполнения не исключены.

В основное оснащение аппарата входят две сетчатые полки.

Рекомендуем загружать сетчатые полки прил. до 50 % площади таким образом, чтобы обеспечивалось равномерное движение воздуха во внутреннем пространстве камеры.

Оснащение по выбору

ECOCELL, DUROCELL, VENTICELL, STERICELL, INCUCELL, INCUCELL V, FRIOCELL

- проходные изоляторы Ø 25, 50 мм
- дверь с замком
- независимый датчик РТ 100 (Стандартная линия)
- коммуникационный софтвер WarmComm
- обшивка корпуса аппарата листовой нержавеющей сталью
- контакт с нулевым потенциалом для сигнализации неисправностей (Комфортная линия)
- измерение температуры материала независимым подвижным датчиком РТ 100 (с отображением на дисплее)
 - Комфортная линия

VENTICELL

- фильтр HEPA (установка воздушного фильтра)
- расширение диапазона рабочей температуры до 300 °С

STERICELL

- включение экспозиции стерилизации по независимому датчику РТ 100 (Комфортная линия)
- фильтр HEPA (установка воздушного фильтра)

INCUCELL

- фильтр Нера (установка воздушного фильтра – только для INCUCELL V)
- расширение диапазона рабочей температуры до 99,9 °С
- коррекция для предотвращения высыхания питательных сред и тканевых культур

FRIOCELL

- охлаждение от –9,9 °С
- блокирование клавиатуры (запрещение доступа некомпетентным лицам)
- внутренняя водонетронцаемая розетка с частым выключателем
- имитация экспозиционной освещенности с цифровой регулировкой освещенности в пределах 10 – 100 % в двери
- экспозиционное освещение в полках, главным образом для тестов светостойкости (по ICH quidline CPNP/ICH279/95)
- контроль открытия двери (микровыключатель) в ходе программы с возможностью регистрации при помощи принтера или софтвера

Широкий ряд других объемов – 55, 111, 222, 404, 707 литров.



BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 50, CZ 656 60 BRNO
Tel.: +420 545 537 111, Fax: +420 545 211 750
e-mail: mail@bmt.cz, http://www.bmt.cz

ООО «БМТ-МММ»
Научный проезд, д. 12
Офис No 70
117246 МОСКВА
РОССИЯ
тел.: +7 495 120 93 21
+7 495 120 93 20
+7 495 926 53 97
факс: +7 495 334 11 71
e-mail: bmt@bmtmos.com

ООО «БМТ-МММ»
новосибирский филиал
ул. Октябрьская, д. 42
Офис No 313
630 007 НОВОСИБИРСК
РОССИЯ
тел.: +7 3832 23 95 60
тел./факс: +7 3832 22 31 74
e-mail: bmtnsk@ngs.ru

ДП «БМТ УА»
улица Генерала Тупикова, 4
03067 Киев
Украина
тел./факс: +380-44-332-5030
тел./факс: +380-44-501-5030
e-mail: mail@bmt.ua
http:// www.bmt.ua